

# WARNING

SUMICHIRAL OA-5000, OA-5000L, OA-6000, OA-6000R, OA-6100, OA-6100R

★ **This product has different precautions from normal HPLC columns !**


本製品には、通常の HPLC カラムとは異なる注意事項があります。

★ **Mobile phase containing organic solvent above the specified concentration cause deterioration of the column immediately.**

規定濃度以上の有機溶媒を含む移動相を使用すると、カラムは即座に劣化します。

★ **Before installing the column, replace solvents in HPLC lines (thick line in the figure below) with the mobile phase completely.**

カラムを取り付ける前に、HPLC ライン（下図太線部）を完全に移動相と置換してください。

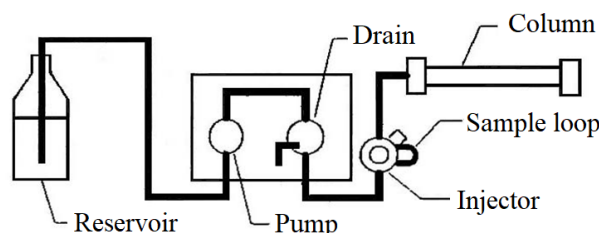


★ **Mix the mobile phase in advance and flow with a single pump. Never mix solvents in a HPLC instrument.**

移動相はあらかじめ混合し、シングルポンプで送液してください。

HPLC 装置内での溶媒の混合は絶対行わないでください。

**Further notices should be referred to the instruction manual attached to the column.**

必ず添付の取扱説明書をお読み下さい。

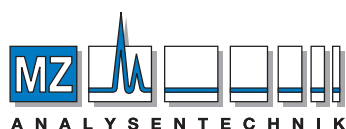

AUTHORIZED DISTRIBUTOR

MZ-Analysentechnik GmbH  
Barcelona-Allee 17 • D-55129 Mainz  
Tel +49 6131 880 96-0  
Fax +49 6131 880 96-20  
e-mail: info@mz-at.de  
www.mz-at.de

**SCAS** Sumika Chemical  
Analysis Service

**Sumika Chemical Analysis Service, Ltd.**

Chromatography Column Section, Osaka Laboratory  
3-1-135 Kasugade-naka, Konohana-ku,  
Osaka, 554-0022, Japan FAX +81-6-6466-5255